


نـجـرـبـة عـمـلـيـة..... (الـخـلـيـة)

- ❖ انزع البشرة الداخلية لقواعد الأوراق الحرسية لنبات البصل.
- ❖ اقطع منها جزء صغير ثم انقله على شريحة نظيفة.
- ❖ ضع قطرة من الماء "وفي مقطع آخر ضع قطرة محلول اليود".
- ❖ ضع غطاء الشريحة مع مراعاة عدم تكوين فقاعات.
- ❖ افحص تحت الميكرومكوب.



لاحظ

- الجدار الخلوي اصفر الامع باليود .
- النواة لونها اصفر اغمق .
- حركة السيتوبلازم المحبب
- الفجوة العصارية.

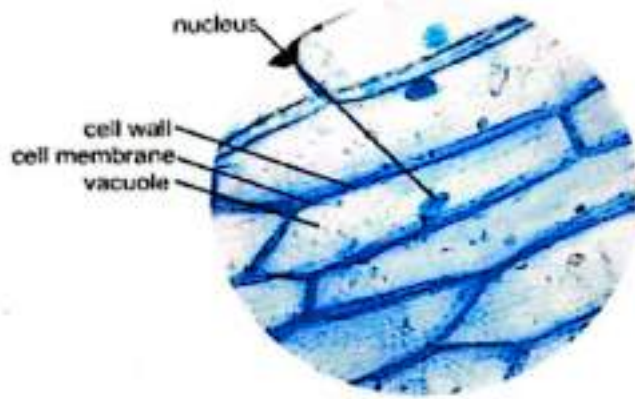

ارسم ما تشاهده :

--